

# Vejledning til Autoklave PBI Auto Timo 23 L

15.03.12

0667.45 AA

Dette er ikke en fuldstændig vejledning til autoklaven men et supplement til den vejledning, som sidder på autoklaven.

- Låget åbnes ved at dreje de to sorte håndtag på låget (ikke dem på selve autoklaven) ”ca. 10 minutter baglæns”. Håndtagene på hhv. låget og autoklaven er nu forskudt i forhold til hinanden. Låget kan herefter løftes af. Drejes på igen efter samme princip.
- Før du bruger autoklaven første gang, skal du vaske gummiringen (sidder rundt langs kanten af låget) og sikkerhedshætten (lille sort gummiprop som sidder foran manometeret i låget) af i varmt sæbevand. Aftør også autoklaven indvendig med en klud opvredet i varmt sæbevand. Dette gøres for at fjerne evt. olierester og snavs, så det ikke brænder fast og afkorter delenes holdbarhed.
- Tænd autoklaven ved at trykke den grønne knap til højre for displayet om på 1 (lyser nu) og tryk den sorte knap til venstre for displayet ind for at tænde displayet.
- Autoklaven er programmeret til at køre 15 min ved 121 °C. Vil du benytte dette program, trykker du bare start/stop knappen ind, og autoklaven går i gang. Husk at tilsætte vand så varmelegemet i bunden dækkes inden start.

Vil du ændre på steriliseringstemperaturen og/eller -tiden gøres følgende:

- Temperaturen: Bemærk at der på autoklaven står ”press enter 4 times”, men ved det udskydes starten blot. Det er en delay funktion. Tryk i stedet **5** gange på enter-knappen til der står **SP 1** i displayet. Sæt temperaturen til den ønskede temperatur ved hjælp af piletasterne og tryk enter. Nu er denne temperatur gemt, så næste gang du benytter autoklaven er det med denne steriliseringstemperatur.
- Tiden kan ændres ved at trykke **7** gange til der står **T in 1** i displayet. Nu kan steriliseringstiden ændres ved at trykke på piletasterne. Tryk på enter og tiden er gemt. Næste gang du benytter autoklaven vil det være med denne steriliserings-tid.

- Når du trykker frem gennem mulighederne vha. enter-knappen er det ikke muligt at bakke, hvis du kommer for langt. Så er du nødt til at tage en omgang mere. Autoklaven fortæller ikke at den har gemt dine indtastninger, men går blot videre, når du trykker enter for at gemme.
- Når du har startet autoklaven ved at trykke på start/stop knappen, kan du kun se, at den kører ved, at temperaturen inde i autoklaven (vises øverst i displayet) begynder at stige. Trykken begynder først at stige omkring de 100 °C og stiger til ca. 10-15 psi. Opvarmningen tager ca. 30-45 min alt efter vandmængden. Efterhånden som temperaturen stiger, begynder autoklaven at presse vanddamp ud gennem ventilen bag manometeret. Denne lukker til, når trykket begynder at stige og nu lukkes dampen ud gennem den anden ventil – med den sorte løstsiddende hætte (skal sidde løs) til venstre for manometeret - med en lyd som minder lidt om et lokomotiv.
- Når programmet er kørt til ende, bipper autoklaven højt for at signalere, at den er færdig og slukker selv. Den er ca. 4-5 timer om at køle ned, så låget kan åbnes.

Er der problemer med, at timeren ikke kan indstilles, kan det følgende muligvis løse problemet:

- Tænd for autoklaven og se hvad der står på nederste linje i displayet.
- Hvis der står OFF, gå videre til pkt. 4.
- Hvis der står noget andet end OFF, så tryk gentagne gange på start/stop knappen indtil der står OFF på den nederste linje i displayet.
- Tryk på enter knappen indtil der står **nnn** på den nederste linje og tjek, hvad der skrevet på den øverste linje.
- Hvis der står OFF, så gå til punkt 7.
- Hvis der står ON, så tryk piletasterne op eller ned indtil nummeret **3** vises i displayet og tryk enter.
- Tryk enter indtil **SP1** vises i displayets nederste række. Nu er det muligt at indstille timeren til det ønskede tidsrum.