

# Brugsvejledning for 0750.10 trykflaskevogn

13.12.10

AA 0750.10

## Trykflaskevogn nr. 0750.10



Vogn med plads for 3 stk. 2-liters trykflasker og 1 stk. 6-kg trykflaske.

Vognen er fremstillet i Ø 32 mm stålrør, 2 mm stålplade og er epoxyemalleret.

Forsynet med 4 stk. Ø 75 mm hjul med kuglelejer hvoraf 2 er forsynet med blokeringsbremse.

Udskæring for trykflasker med rustfri stålforstærkning samt holder for fastnøgle for reduktionsventil.

Vognen er dimensioneret så flasker inkl. reduktionsventiler er beskyttet ved uheldig påkørsel.

Før montering og brug af trykflasker skal de 2 blokeringsbremser aktiveres så vognen står stabilt.

Trykflaskerne anbringes som vist på billedet, idet man sikre at flaskerne også er i indgreb med den nederste udskæring i trykflaskevognen.

Dimension: H: 79 x B: 48 x D: 46 cm.

## Montering af reduktionsventiler

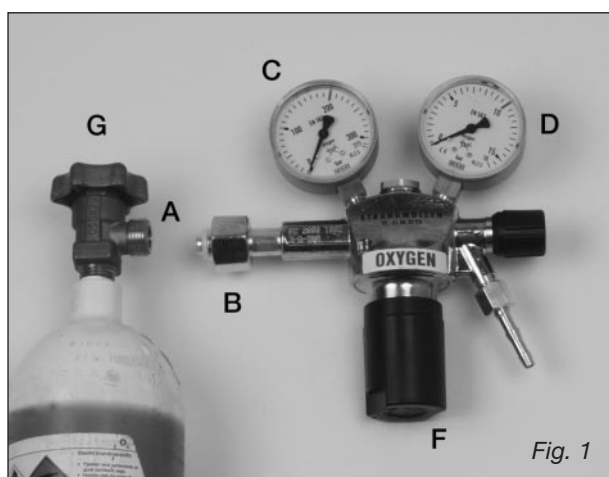


Fig. 1

- 1) Fjern plombetape og hætte og kontrollér at der ikke er olie, fedt eller anden snavs i ventiltilslutningen.

Løsn flaskeventilen (G) en lille smule, så man lige kan høre, at den blæser – luk straks igen. Anbring reduktionsventilen (Fig. 1) mod flaskeventilens åbning (A) og spænd omløberen (B) fast med (gaffelnøgle) et hårdt greb, så den slutter helt tæt.

- 2) Reduktionsventilen skal være lukket. Regulerings-skruen (F), skal være drejet så meget venstre om, at den er helt løs.
- 3) Åben langsomt for flaskeventilen (G). Indholdsmanometeret (C) viser nu flasketrykket. Stå ikke direkte foran ventilen mens der åbnes for flaskeventilen.
- 4) Drej nu regulerings-skruen (F) højre om indtil manometer (D) viser det ønskede afgangstryk.
- 5) Trykflasker og udstyr skal altid behandles med omhu. Blæs aldrig indholdet mod personer eller ting.
- 6) Før afmontering af reduktionsventil (Fig. 1) lukkes flaskeventil (G) og det sikres at indholdsmanometer (C) viser 0 bar inden omløberen (B) løsnes. Flaskeventil, reduktionsventil samt værktøj hertil må aldrig smøres, men skal holdes fri for olie og fedt.

## **Reklamationsret**

*Der er to års reklamationsret, regnet fra fakturadato. Reklamationsretten dækker materiale- og produktionsfejl.*

*Reklamationsretten dækker ikke udstyr, der er blevet mishandlet, dårligt vedligeholdt eller fejlmonteret, ligesom udstyr, der ikke er repareret på vort værksted, ikke dækkes af garantien.*

*Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for kundens regning og risiko og kan kun foretages efter aftale med Frederiksen. Med mindre andet er aftalt med Frederiksen, skal fragtbeløbet forudbetales. Udstyret skal emballeres forsvarligt. Enhver skade på udstyret, der skyldes forsendelsen, dækkes ikke af garantien. Frederiksen betaler for returnering af udstyret efter garantireparationer.*

© A/S Søren Frederiksen, Ølgod

*Denne brugsvejledning må kopieres til intern brug på den adresse hvortil det tilhørende apparat er købt. Vejledningen kan også hentes på vores hjemmeside*