



Spektrallampehuset er forsynet med E27 fatning for spektrallamper med E27 sokkel.

Spektrallampehuset er forsynet med 3-polet specialstik og må kun tilsluttes netspænding via kontroltransformator (drosselspole) 284050.

Udskiftning af spektrallamper

1. Fjern lampehusets stik fra kontroltransformatoren og vent nogle minutter, indtil selve spektrallampen er nedkølet.
2. Skru to fingerskruer i lampehusets top løs.
3. Løft frontdækslet af.
4. Løft forsigtigt spektrallampen ud af soklen. Pas på, lampen kan være varm!
5. Sæt den nye lampe i soklen og monter frontdækslet igen.

Størrelse: B x D x H: 90 x 88 x 289 mm.
Hullets centrum er placeret 205 mm over bordpladen.

Spektrallamper

Følgende lamper kan leveres til brug i lampehuset 283090:

- 283650 Spektrallampe Na, skruefatning
- 283655 Spektrallampe Cd, skruefatning
- 283660 Spektrallampe Hg, skruefatning
- 283665 Spektrallampe Zn, skruefatning
- 283670 Spektrallampe Ne, skruefatning
- 283675 Spektrallampe He, skruefatning

Reklamationsret

Der er to års reklamationsret, regnet fra fakturadato. Reklamationsretten dækker materiale- og produktionsfejl.

Reklamationsretten dækker ikke udstyr, der er blevet mishandlet, dårligt vedligeholdt eller fejlmonteret, ligesom udstyr, der ikke er repareret på vort værksted, ikke dækkes af garantien.

Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for kundens regning og risiko og kan kun foretages efter aftale med Frederiksen. Med mindre andet er aftalt med Frederiksen, skal fragtbetøbet forudbetales. Udstyret skal emballeres forsvarligt. Enhver skade på udstyret, der skyldes forsendelsen, dækkes ikke af garantien. Frederiksen betaler for returnering af udstyret efter garantireparationer.

© Frederiksen Scientific A/S

Denne brugsvejledning må kopieres til intern brug på den adresse hvortil det tilhørende apparat er købt. Vejledningen kan også hentes på vores hjemmeside.



The lamp holder uses an E27 socket for spectral lamps with this socket.

The lamp holder is provided with a special 3-pin plug and must only be connected to the mains through the control transformer:

For main voltage: 230 V AC, 50 Hz use Item No. 284050.

For main voltage: 115 V AC, 60 Hz use Item No. 284051.

Changing the spectral lamp

1. Unplug the cable from the control transformer and wait until the lamp has cooled down.
2. Untighten the two knurled knobs at the top.
3. Lift off the front cover.
4. Carefully lift the spectral lamp out of the socket. Caution: The lamp might still be hot!
5. Place the new lamp in the socket and put the front cover back on.

Size: W x D x H mm: 90 x 88 x 289 mm.

The centre of the hole is 205 mm above the table top.

Spectral lamps

Frederiksen provides the following lamps for use in the lamp holder 283090:

- 283650 Spectral lamp Na, E27
- 283655 Spectral lamp Cd, E27
- 283660 Spectral lamp Hg, E27
- 283665 Spectral lamp Zn, E27
- 283670 Spectral lamp Ne, E27
- 283675 Spectral lamp He, E27.