

LabField

064060 Multipl Positions Magnetrörare



Användarmanual

I: Produktbeskrivning

Labfield multipositionsmagnetrorare anvander internationella avancerade designkoncept och tillverknings teknik, slatt och vackert utseende, kompakt och fast struktur, hog mangsidighet, enkel drift, ett sallsynt instrument for vetenskapliga forskningsforsok.

Denna magnetrorare ar huvudsakligen lamplig for laboratorieinstrument for vatskeblandning och anvands for att rora lagviskosa vatskor eller fasta-vatske-blandningar samtidigt och kan stallas in for att koera synkront eller asynkront.

II: Produktöversikt



III: Produktintroduktion

Korrosionsbestandig platta



LCD-display

Synkron/
Asynkron knapp

Hastighets/tidsinställningsknapp
Start/stop-knapp

IV: Produktdata

Kontroll	Asynkron (Synkronisering kan ställas in)
Antal stationer	4
Arbetsplattans storlek	4-(110*110 mm)
Maximal rörvolym	4*500ml
Motortyp	Borstlös motor
Blandningsriktning	Moturs riktning
RPM	50-1500 rpm
Stavstorlek	30 mm
Visningstyp	LCD-display
Tidsinställning	1 min - 19 h 59 min
Spänning	AC100-240V
Tillåten omgivningstemperatur	5-40°C 80%RH
Produktstorlek (MM)	320*220*65 mm

V: Korrekt användning

Tillämpning

- Mycket användbar för experiment vid olika universitet, miljöskydd, sanitet, epidemiförebyggande, kemiindustri, kranvatten och andra enheter.

Användning

- Mycket användbar för experiment vid olika universitet, miljöskydd, sanitet, epidemiförebyggande, kemiindustri, kranvatten och andra enheter.

Steg för användning

- Sätt i kontakten och slå på strömbrytaren
- Vrid vänster ratt för att välja station, tryck kort på höger ratt för att ställa in parametrarna
- Håll in höger ratt i 2 sekunder för att starta/stoppa
- Håll in vänster ratt i 2 sekunder för att synkronisera

Instrumentets användningsmiljö

- För inomhusbruk.
- Höjd: ≤ 2000 m
- Instrumentets arbets temperaturintervall är $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- Det tillämpliga temperaturintervallet för instrumentet är $\leq 80\%$.
- Det finns inga vibrationer eller luftflöde som påverkar prestanda i omgivningen
- Håll ett säkerhetsavstånd på 10 cm framför och bakom instrumentet när det är i drift

Säkerhetsföreskrifter

- Det är strikt förbjudet att koppla ur och koppla in strömkontakten och växla strömbrytaren när händerna är blöta av vätska!
- Det är strikt förbjudet att dra ut strömsladden när instrumentet är påslaget!
- Det är strikt förbjudet att underhålla och rengöra instrumentet när det är påslaget!
- Det är strikt förbjudet att installera instrumentet på en ojämn, svajig och vibrerande plats!

Leveranslista

- Multipl positions magnetrörare
- Rörstav *4
- Strömkabel
- Instruktionsmanual

