

LabField

066560 Varme Mantel, 250ml



Bruksanvisning

I: Produktbeskrivelse

Labfield Designet med europeiske teknikker, med avansert teknologi, stabil ytelse, ny struktur og godt bruksresultat, er dette utstyret mye brukt for oppvarming i laboratorier ved høyskoler, petrokjemiske industrier, medisin og miljøverninstitusjoner osv.

II: Produktoversikt



III: Produktintroduksjon

Fiberglass liner



Temperaturkontrollknapp

IV: Produktdata

Kapasitet	250ml
Funksjon	Oppvarming
Oppvarmingskraft	150W
Maks temperatur	Romtemperatur-380°C

V: Produktinformasjon

Egenskaper

- Kaldvalsing av arkstrek og spraying av eksteriør.
- Bruker et avansert digitalt temperaturkontrollsystem som kan nøyaktig kontrollere temperaturen på den oppvarmede væsken, lett å bruke, høy presisjon, temperaturvisning er intuitiv.
- Bruker høy kvalitets nikkel-krom oppvarmingsmotstandstråd forseglet i et høytemperaturisolasjonlag. Vevd til halv kule i oppvarmingssett, med egenskaper som stor oppvarmingsflate, rask oppvarming, jevn høy temperatur, ingen åpen flamme osv.

Bruksnotater

- På grunn av at overflaten på varmeisolasjonmaterialet er belagt med fett,
- skal det ved første bruk oppvarmes uten belastning. Under oppvarmingen kan det oppstå hvit røyk. Slå av strømmen etter oppvarming til røyken er borte,
- når temperaturen synker, kan den brukes normalt.
- Når instrumentet brukes, skal væsken først helles i beholderen, og deretter settes beholderen i instrumentet til bruk.

Arbeidsbetingelser

- Omgivelsestemperatur: 5~ 40°C;
- Omgivelseshumiditet: $\leq 90\%$;
- Spennings: 220V

VI: Feilanalyse

Fenomen	Årsak	Behandling
Ingen strøm	Dårlig kontakt mellom stikkontakt og plugg, kretsen er ikke lukket.	Juster stikkontakten og pluggen, juster kretsen
Ingen oppvarming	Oppvarmingsjakken er ødelagt	Bytt oppvarmingsjakk e
Ingen temperaturkontroll	Kontrollpanelet er ødelagt	Bytt kontrollpanel

Leveringsliste

- Varme Mantel
- Strømadapter
- Bruksanvisning

