

LabField

066580 Varmekappe, digital temperaturstyring



Brugervejledning

I: Produktbeskrivelse

Labfield er designet efter europæiske teknikker, med avanceret teknologi, stabil ydeevne, innovativ struktur og god anvendelseseffekt. Udstyret anvendes bredt til opvarmning i laboratorier på universiteter, i petrokemisk industri, medicin og miljøbeskyttelsesinstitutioner mv.

II: Produktoversigt



III: Produktintroduktion



IV: Produktdata

Kapacitet	500ml
Funktion	Opvarmning
Opvarmningseffekt	250W
Temperaturstyringstilstand	Digital visning & temperaturstyring
Maks. temperatur	Rumtemperatur-300°C

V: Produktinformation

Egenskaber

- Yderside i koldvalset stålplade med strækning og sprøjtelakering.
- Anvender et avanceret digitalt temperaturstyringssystem, der præcist kan kontrollere temperaturen på den opvarmede væske, let at betjene, høj præcision og intuitiv temperaturvisning.
- Anvender varmebestandig nikkel-krom-modstandstråd af høj kvalitet, indkapslet i et højtemperaturisolerende lag. Vævet til en halvkugleformet opvarmningsenhed med egenskaber som stort opvarmningsareal, hurtig opvarmning, ensartet temperatur og ingen åben flamme osv.

Brugsanvisninger

- Da overfladen af det varmeisolerende materiale er belagt med fedt,
- skal det ved første brug opvarmes uden belastning. Under opvarmningen kan der forekomme hvid røg.'
- Sluk for strømmen, når opvarmningen er færdig, og vent til der ikke længere er røg. Når temperaturen er faldet, kan enheden anvendes normalt.
- Ved brug af instrumentet skal væsken først hældes i beholderen, hvorefter beholderen placeres i instrumentet.

Arbejdsbetingelser

- Omgivelsestemperatur: 5~ 40°C;
- Omgivelsesfugtighed: $\leq 90\%$;
- Spænding: 220V

VI: Fejlanalyse

Fænomen	Årsag	Afhjælpning
Ingen strøm	Dårlig forbindelse mellem stikkontakt og stik, kredsløbet er ikke lukket.	Juster stikkontakt og stik, juster kredsløbet
Ingen opvarmning	Varmelegemets ledning er brudt	Udskift varmelegemet
Ingen temperaturstyring	Styrepanelet er defekt	Udskift styrepanelet

Leveringsliste

- Varmekappe
- Stativ
- Temperaturføler
- Strømadapter
- Brugervejledning

