

LabField

066580 Värmemantel, Digital Temperaturkontroll



Användarmanual

I: Produktbeskrivning

Labfield Designad med europeiska tekniker, med sin avancerade teknologi, stabila prestanda, nya struktur och goda användningseffekt, används denna utrustning ofta för uppvärmning i laboratorier vid universitet, petrokemiska industrier, medicin och miljöskyddsinstitutioner etc.

II: Produktöversikt



III: Produktintroduktion



IV: Produktdata

Kapacitet	500 ml
Funktion	Uppvärmning
Värmeeffekt	250W
Temp kontrollläge	Digital display & Temperaturkontroll
Max Temperatur	Rumstemperatur-300°C

V: Produktinformation

Egenskaper

- Kallvalsningsarksträckning och sprutning av yta.
- Använd avancerat digitalt temperaturkontrollsystem som kan exakt kontrollera temperaturen på den uppvärmda vätskan, lätt att använda, hög precision, temperaturdisplayen är intuitiv.
- Använder högkvalitativ nickel-krom värmeelementtråd innesluten i högtemperaturisolutionslager. Vävd till en halv boll i uppvärmningsenheterna, med egenskaper som stort uppvärmningsområde, snabb uppvärmning, jämn temperatur, ingen öppen låga och så vidare.

Användningsnoteringar

- På grund av att ytan på isoleringsmaterialet är belagd med fett,
- vid första användning, värm upp utan uppvärmningsolja, vitt rök kommer att visas,
- stäng av strömmen efter uppvärmning tills rökfrihet, när temperaturen har sjunkit kan den användas normalt.
- Vid användning av instrumentet, håll först vätskan i behållaren och sätt sedan i instrumentet för användning.

Arbetsförhållanden

- Omgivningstemperatur: 5~ 40°C;
- Omgivande luftfuktighet: $\leq 90\%$;
- Spänning: 220V

VI: Felsökningsanalys

Fenomen	Orsak	Behandling
Ingen ström	Dålig kontakt mellan kontaktuttag och kontakt, kretsen stänger inte.	Justera kontaktuttaget och kontakten, justera kretsen.
Ingen uppvärmning	Uppvärmningsjacketråd är bruten	Byt uppvärmningsjacka
Ingen temperaturkontroll	Kontrollpanelen är trasig	Byt kontrollpanel

Leveranslista

- Värmemantel
- Stativ
- Temperatursond
- Strömadapter
- Instruktionsmanual

