

LabField

067740 Lavhastighets sentrifuge, 500-4000 rpm



Bruksanvisning


I: Produktbeskrivelse

Labfield lavhastighets benkmodell sentrifuge er en selvbalanserende sentrifuge som kan brukes i kliniske, medisinske, biologiske, kjemiske, genetiske ingeniørfag, immunologi og andre felt. Det er et konvensjonelt laboratorieinstrument for sentrifugering og sedimentering.

II: Produktoversikt



III: Produktintroduksjon

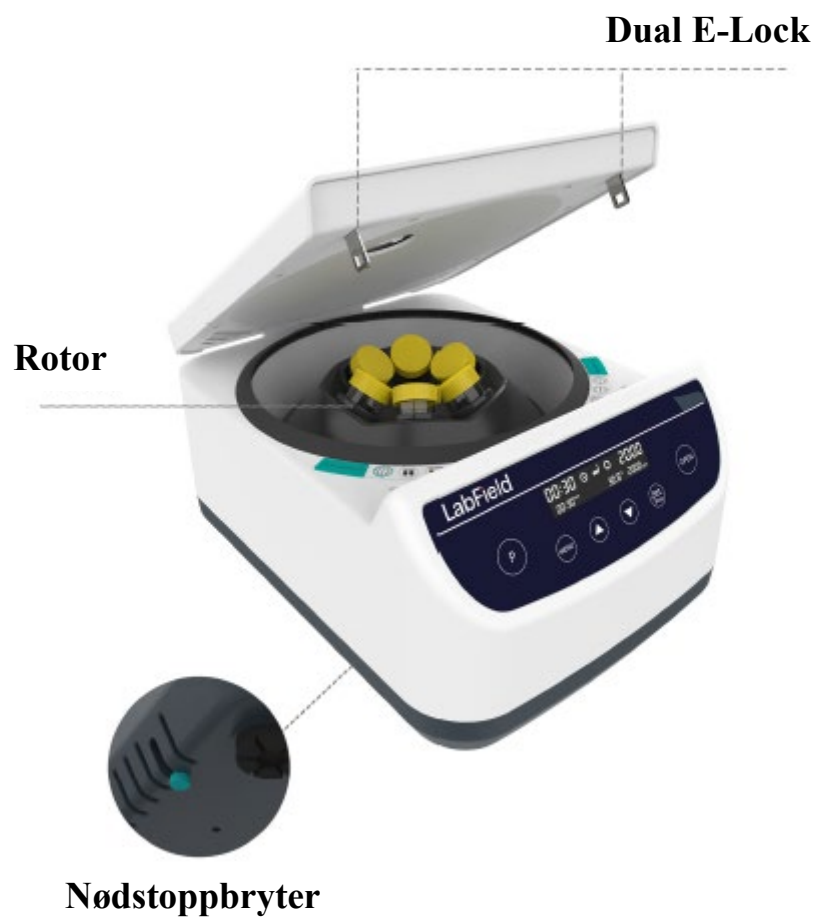

IV: Produktdata

Maks kapasitet	15/50ml*6 (sentifugerør) 2/5/10ml*6 (bloddrør)
Maks hastighet (rpm)	500 - 4000
Økning (rpm)	100
Maks RCF (xg)	2146
Rotorens semidiameter (cm)	12
Rotasjon	Mot klokken
Programminne	JA
Beskyttelsesfunksjon	Lokkbåsebeskyttelse, romtemperaturbeskyttelse, vibrasjonsbeskyttelse
Tidsinnstillingsområde	30s - 59min50s
Tillatt omgivelsestemperatur	5-40°C
Strømforsyning	AC 110V-220V 50/60Hz
Strøm (W)	80
N.W. (kg)	7,7
Dimensjoner (mm)	400* 300* 200

V: Korrekt bruk

Bruksområde

- Hovedsakelig brukt til å separere faste partikler i suspensjon fra væske.

Bruk

- Brukes mye i eksperimenter ved ulike universiteter, miljøvern, helsevern, sykdomsforebygging, kjemisk industri, tappevann, medisinsk behandling og andre enheter.

Brukssteg

- Sett i strømmen, slå på bryteren
- Trykk på OPEN-knappen for å åpne lokket, sett inn dekselet og prøven, prøven balanseres og plasseres symmetrisk
- Lukk lokket manuelt, trykk på MENU-tasten for å justere tid, hastighet og sikker temperatur
- Trykk på START/STOPP for å starte/stopp
- Trykk på P-tasten for å lagre flere grupper med moduser og hente frem den vanlige modusen for å kjøre.

Instrumentbruksmiljø

- Innendørs bruk
- Høyde: $\leq 2000\text{m}$
- Arbeidstemperaturområdet for instrumentet er $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- Det anvendelige temperaturintervallet for instrumentet er $\leq 80\%$
- Det er ingen vibrasjon eller luftstrøm som påvirker ytelsen i nærheten
- Det er ingen ledende støv, eksplosive gasser eller korrosive gasser i luften rundt
- Hold en sikkerhetsavstand på 10 cm foran og bak instrumentet når det er i drift

Sikkerhetsforskrifter

- Det er strengt forbudt å trekke ut og sette i strømtilkoblingen og betjene strømbryteren når hendene er våte med væske!
- Det er strengt forbudt å trekke ut strømpluggen når instrumentet er på!
- Det er strengt forbudt å vedlikeholde og rengjøre instrumentet når det er påslått!
- Det er strengt forbudt å installere instrumentet på en ujevn, svaiende og vibrerende arbeidsflate!

Leveringsliste

- Sentrifuge
- Strømkabel
- Kanula*Antall hull
- Bruksanvisning

