

LabField

067740 Låg hastighet Centrifug, 500-4000 rpm



Användarmanual


I: Produktbeskrivning

Labfield låg-hastighets bänkcentrifug är en självbalanserande centrifug som kan användas inom kliniska, medicinska, biologiska, kemiska, genetiska, immunologiska och andra områden. Det är ett konventionellt laboratorieinstrument för centrifugering och sedimentering.

II: Produktöversikt



III: Produktintroduktion

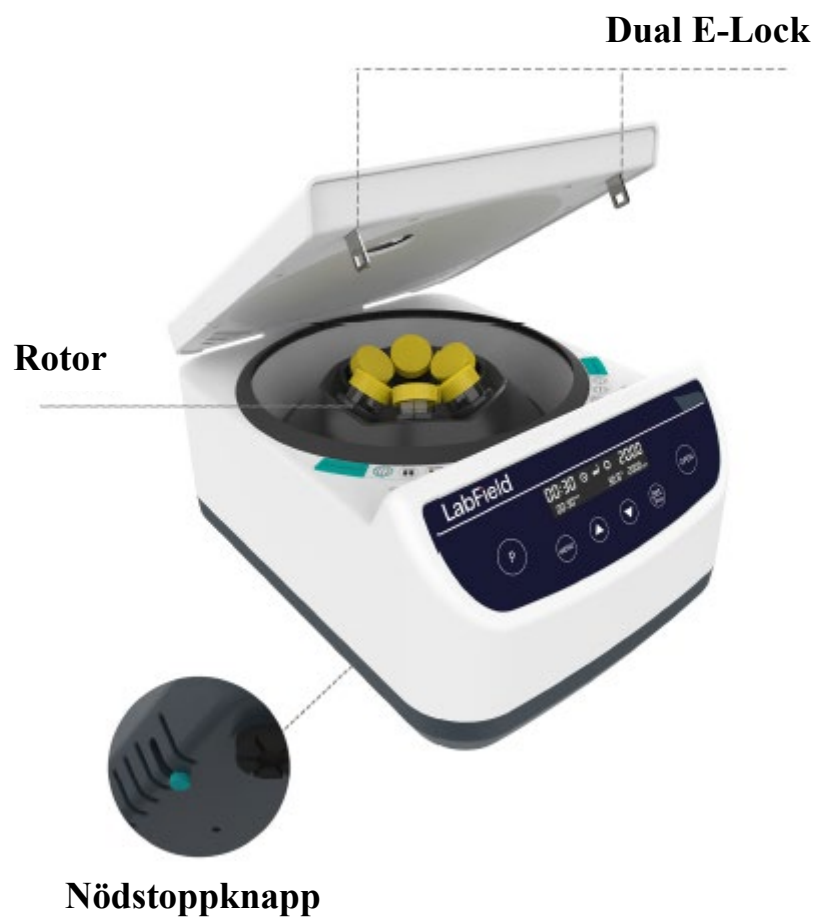

IV: Produktdata

Max kapacitet	15/50 ml*6 (centrifugrör) 2/5/10 ml*6 (blodrör)
Max hastighet (rpm)	500 - 4000
Steg (rpm)	100
Max RCF (xg)	2146
Semidiameter för rotor (cm)	12
Rotation	Moturs
Programminne	JA
Skyddsfunktion	Skydd vid öppning av lock, skydd mot övertemperatur i kammaren, vibrationsskydd
Tidsintervall	30 s - 59 min 50 s
Tillåten omgivningstemperatur	5-40°C
Strömförsörjning	AC 110V-220V 50/60Hz
Effekt (W)	80
Nettovikt (kg)	7,7
Dimensioner (mm)	400* 300* 200

V: Korrekt användning

Tillämpning

- Huvudsakligen används för att separera fasta partiklar i suspension från vätska.

Användning

- Mycket användbar för experiment vid olika universitet, miljöskydd, sanitet, epidemiförebyggande, kemiindustri, kranvatten, medicinsk behandling och andra enheter.

Steg för användning

- Sätt i kontakten, slå på strömbrytaren
- Tryck på OPEN-knappen för att öppna locket, sätt i höljet och provet, provet balanseras och placeras symmetriskt
- Stäng locket manuellt, tryck på MENU-knappen för att justera tid, hastighet och säker temperatur
- Tryck på START/STOP för att starta/stänga av
- Tryck på P-knappen för att lagra flera grupper av lägen och hämta det vanligt använda läget för att köra

Instrumentets användningsmiljö

- För inomhusbruk
- Höjd: ≤ 2000 m
- Instrumentets arbets temperaturintervall är $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- Den tillämpliga temperaturintervallet för instrumentet är $\leq 80\%$
- Det finns ingen vibration och luftflöde som påverkar prestanda i omgivningen
- Det finns inget ledande damm, explosiv gas eller korrosiv gas i den omgivande luften
- Håll ett säkerhetsavstånd på 10 cm framför och bakom instrumentet när det är i drift

Säkerhetsföreskrifter

- Det är strikt förbjudet att koppla ur och koppla in strömkontakten och växla strömbrytaren när händerna är blöta av vätska!
- Det är strikt förbjudet att dra ut strömsladden när instrumentet är påslaget!
- Det är strikt förbjudet att underhålla och rengöra instrumentet när det är påslaget!
- Det är strikt förbjudet att installera instrumentet på en ojämn, svajig och vibrerande arbetsyta!

Leveranslista

- Centrifug
- trömkabel
- Kanyl*Verkligt antal hål
- Instruktionsmanual

