

# LabField

067960 Roller Mikser, 6 ruller



**Bruksanvisning**




## **I: Produktbeskrivelse**

Labfield mikserne er designet og produsert i henhold til internasjonale avanserte designkonsepter og teknologier. Mikserne er svært effektive og skånsomme, og er egnet for forskjellige eksperimenter som blodanalyse og prøvemiksing.

## II: Produktoversikt



## III: Produktintroduksjon

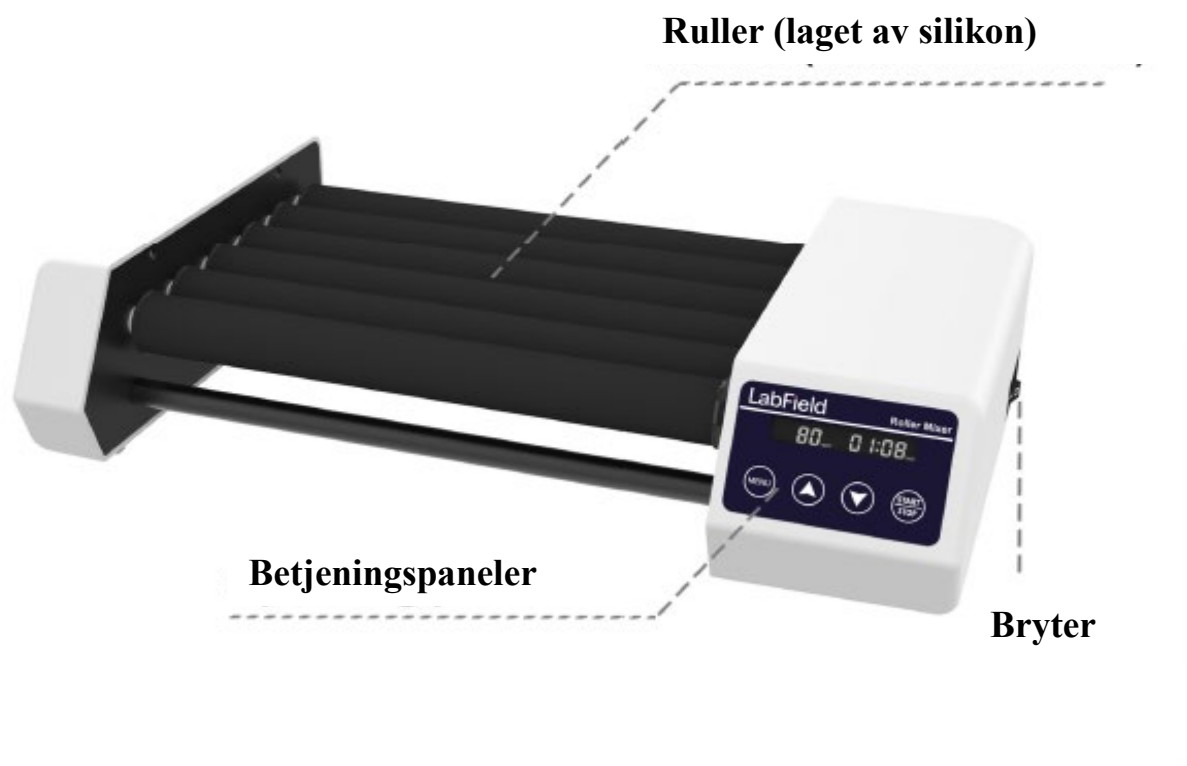

## IV: Produktdata

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Type                | Horisontal rulling            |
| Ruller              | 6 ruller                      |
| Maks kapasitet      | 10*50ml Sentrifugerør / 0,5kg |
| Kontrollmodus       | Digital knapp                 |
| Hastighet           | 20-80 rpm                     |
| Tidsinnstilling     | 1min - 23t59min               |
| Spesifikasjoner     | ø6-34mm                       |
| Strøm               | 25W                           |
| Spenning            | AC110-220V                    |
| Dimensjoner<br>(mm) | 440* 255* 105                 |

## **V: Korrekt bruk**

### **Bruksområde**

- Egnet for mikseoperasjoner i ulike applikasjoner: elektronmikroskopianalyse, blodcellensuspensjoner, homogen solidt blod og plasma, vevsprøver, vask av utfellinger, nedbrytning av ark, ekstraksjonsprosess, langsom reaksjon ved oppløsning, roterende forsegling, etc.

### **Bruk**

- Brukes mye i vitenskapelige forskningsinstitusjoner, medisinske skoler, helsevesen og andre enheter, molekylærbiologi, virologi, mikrobiologi, patologi, immunologi og andre laboratorier.

### **Brukssteg**

- Sett i strømforsyningen og slå på bryteren;
- Plasser prøverøret/reagensflasken på rullen;
- MENU-tasten for å bytte mellom tid/hastighet, opp- og nedtaster for å justere parametere;
- Trykk på START/STOPP-tastene for å starte/stopp enheten.

## **Instrumentbruksmiljø**

- Innendørs bruk
- Høyde:  $\leq 2000\text{m}$
- Instrumentet er egnet for omgivelsestemperaturområdet  $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- Instrumentdrift er egnet for relativ luftfuktighet på  $\leq 80\%$
- Ingen vibrasjoner og luftstrøm som påvirker ytelsen er tilstede
- Det er ingen ledende støv, eksplosive gasser eller korrosive gasser i luften rundt
- Hold en sikkerhetsavstand på 10 cm foran, bak, til venstre og høyre når instrumentet er i drift

## **Sikkerhetsforskrifter**

- Det er strengt forbudt å trekke ut strømtilkoblingen og betjene strømbryteren når hendene er flekket med væske!
- Det er strengt forbudt å trekke ut strømpluggen når instrumentet er på!
- Det er strengt forbudt å vedlikeholde og skrubbe instrumentet når det er på!
- Det er strengt forbudt å installere instrumentet på en ujevn, ustabil og svaiende arbeidsflate!

# Leveringsliste

- Vert
- Strømkabel
- Bruksanvisning

