

LabField

067960 Roller Mixer, 6 rollen



Gebruikershandleiding


I: Productoverzicht

Labfield mixers zijn ontworpen en vervaardigd volgens internationaal geavanceerde ontwerpconcepten en technologieën. De mixers zijn zeer efficiënt en zacht en zijn geschikt voor verschillende experimenten zoals bloedanalyse en monsterverwerking.

II: Productoverzicht



III: Productintroductie

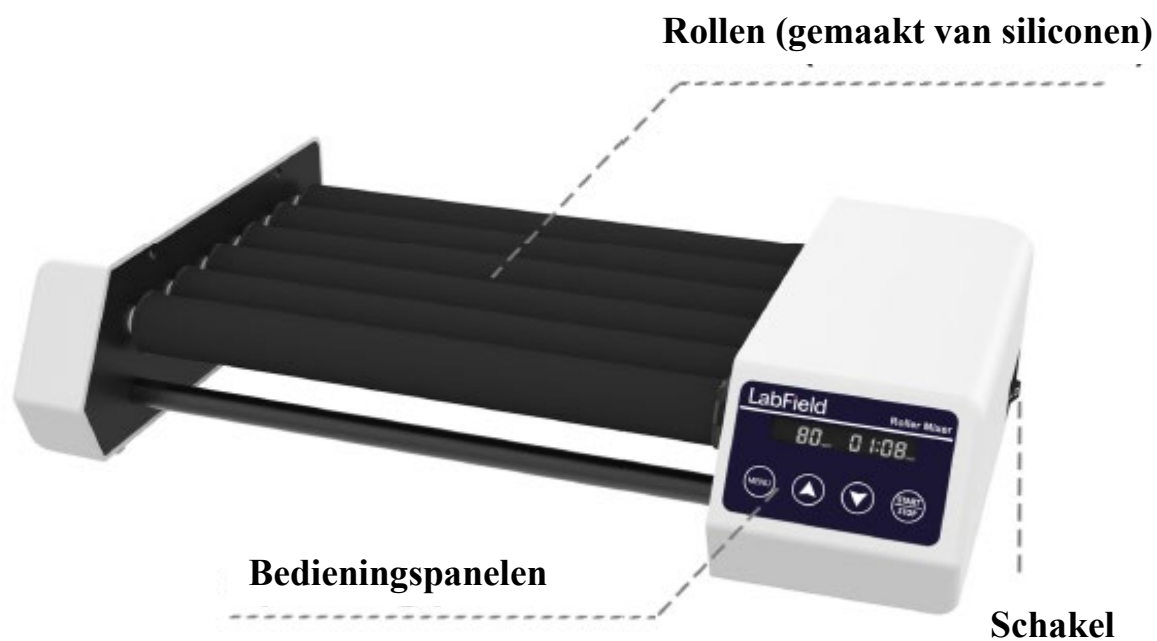

IV: Productgegevens

Type	Horizontaal rollen
Rollen	6 rollen
Maximale capaciteit	10*50 ml centrifuusbuis / 0,5 kg
Besturingsmodus	Digitale toets
Snelheid	20-80 rpm
Timing	1min - 23u59min
SPECIFICATIES	φ6-34mm
Vermogen	25W
Spanning	AC110-220V
Afmetingen (mm)	440* 255* 105

V: Correct gebruik

Toepassing

- Geschikt voor mengoperaties in verschillende toepassingen: elektronenmicroscopieanalyse, bloedcel suspensies, homogeen vast bloed en plasma, weefselmonsters, wassen van neerslag, disintegratie bladanalyse, extractieproces, langzame reactie bij oplossen, roterende afdichting, enz.

Gebruik

- Veel gebruikt in wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, medische scholen, gezondheidszorg en andere eenheden, moleculaire biologie, virologie, microbiologie, pathologie, immunologie en andere laboratoria.

Stappen voor gebruik

- Steek de stroomstekker in en zet de schakelaar aan;
- Plaats de monsterbuis/reagentenfles op de roller;
- MENU-toets om tijd/snelheid te schakelen, omhoog- en omlaag-toetsen om parameters aan te passen;
- Druk op de START/STOP-toetsen om het apparaat te starten/stoppen.

Instrumentgebruikomgeving

- Alleen voor binnengebruik
- Hoogte: $\leq 2000\text{m}$
- Het instrument is geschikt voor een omgevingstemperatuurbereik van $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- Het instrument is geschikt voor een relatieve luchtvochtigheid van $\leq 80\%$
- Er zijn geen trillingen of luchtstromen die de prestaties beïnvloeden
- Er zijn geen geleidende stof, explosieve gasen of corrosieve gasen in de omgevingslucht
- Houd een veilige afstand van 10 cm aan de voor- en achterzijde, links en rechts, wanneer het instrument in werking is

Veiligheidsmaatregelen

- Het is strikt verboden om de stroomconnector in te steken en de schakelaar om te zetten wanneer je handen bevlekt zijn met vloeistof!
- Het is strikt verboden om de stroomstekker uit te trekken wanneer het instrument onder stroom staat!
- Het is strikt verboden om het instrument te onderhouden en schoon te maken wanneer het aan staat!
- Het is strikt verboden om het instrument te installeren op een ongelijk, schommelend en trillend werkoppervlak!

Leveringslijst

- Hoofdunit
- Stroomkabel
- Gebruikershandleiding

