


LabField

067960 Roller Mixer, 6 rullar

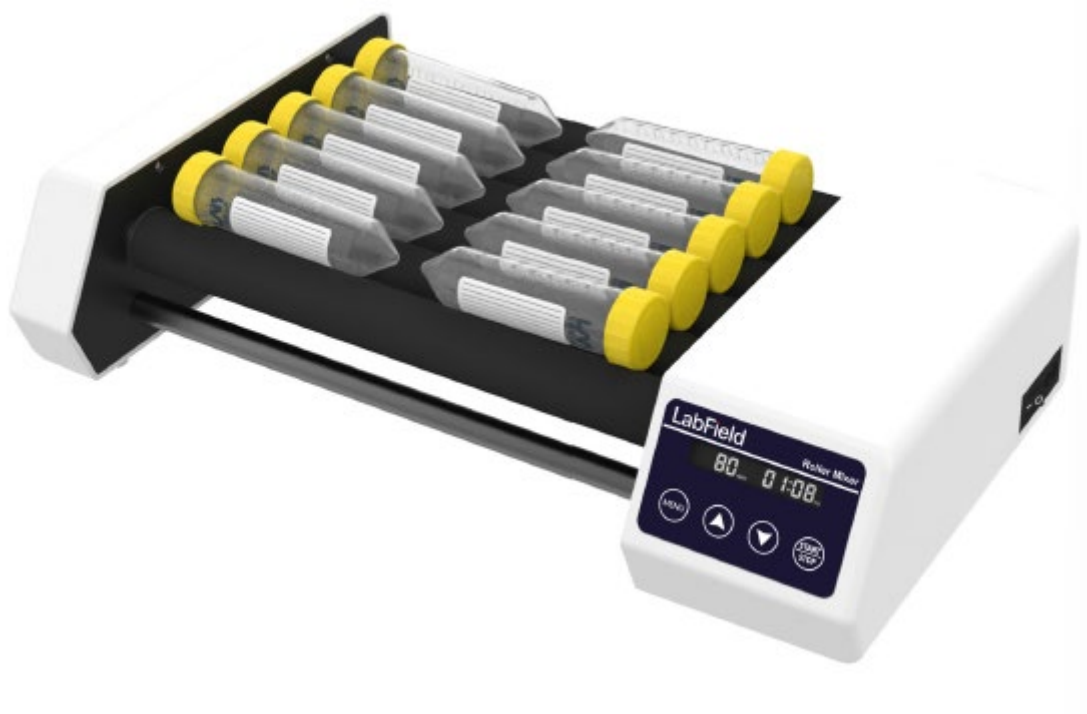

Användarmanual


I: Produktbeskrivning

Labfield mixers är designade och tillverkade enligt internationella avancerade designkoncept och teknologier. Mixarna är mycket effektiva och skonsamma och passar för olika experiment såsom blodanalys och provblandning.

II: Produktöversikt



III: Produktintroduktion

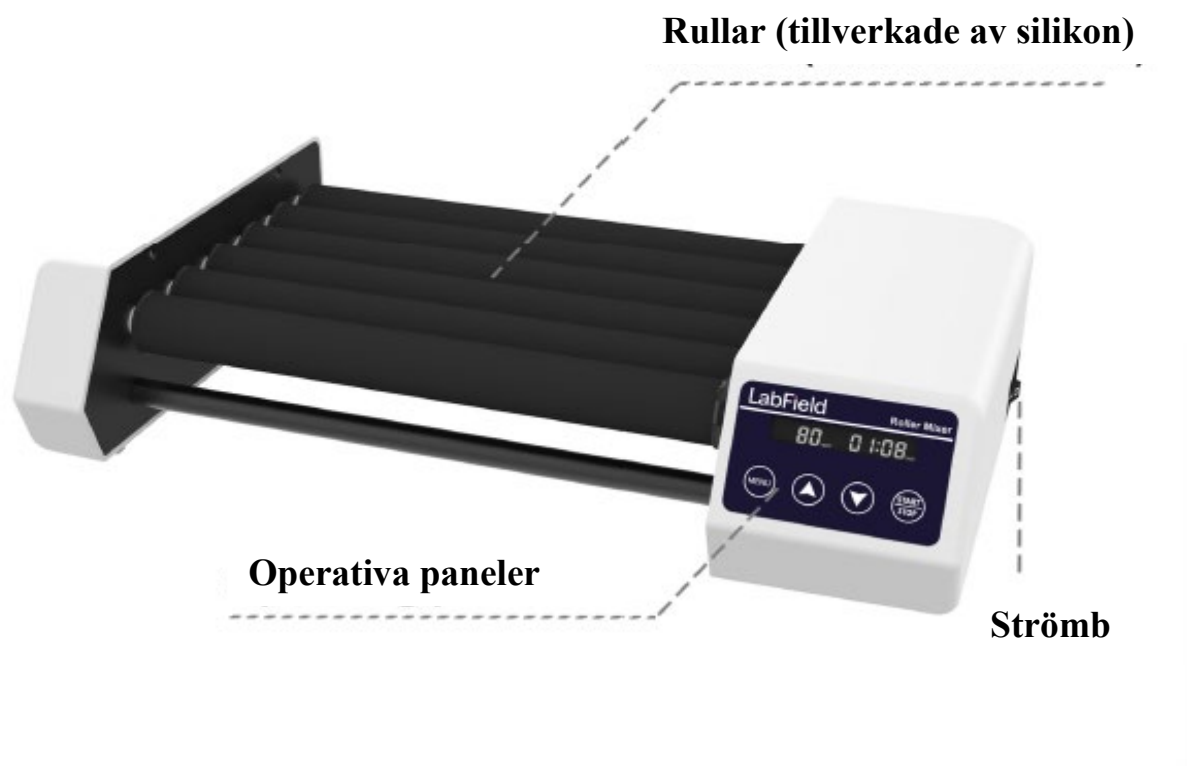

IV: Produktdata

Typ	Horisontell rullning
Rullar	6 rullar
Max kapacitet	10*50 ml centrifugrör / 0,5 kg
Kontrollläge	Digital knapp
Hastighet	20-80 rpm
Tidsinställning	1 min - 23 h 59 min
SPECIFIKATIONER	φ6-34 mm
Effekt	25W
Spänning	AC 110-220V
Dimensioner (mm)	440* 255* 105

V: Korrekt användning

Tillämpning

- Lämplig för blandningsoperationer i olika tillämpningar: elektronmikroskopianalys, blodcellssuspensioner, homogen solid blod och plasma, vävnadsprover, tvättning av utfällningar, disintegrering av bladprover, extraktionsprocesser, upplösning av långsamma reaktioner, roterande förslutning, etc.

Användning

- Bred användning inom vetenskapliga forskningsinstitutioner, medicinska skolor, hälso- och sjukvård och andra enheter, molekylärbiologi, virologi, mikrobiologi, patologi, immunologi och andra laboratorier.

Steg för användning

- Sätt i strömförsörjningen och slå på strömbrytaren;
- Placera provröret/reagensflaskan på rullen;
- MENU-knappen för att växla tid/hastighet, upp- och ned-knappar för att justera parametrar;
- Tryck på START/STOP-knapparna för att starta/stänga av enheten.

Instrumentets användningsmiljö

- För inomhusbruk
- Höjd: ≤ 2000 m
- Instrumentet är lämpligt för omgivningstemperaturintervall på $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- Instrumentets drift är lämpligt för relativ luftfuktighet på $\leq 80\%$
- Det finns inga vibrationer och luftflöde som påverkar prestandan
- Det finns inget ledande damm, explosiva gaser eller korrosiva gaser i den omgivande luften
- Håll ett säkerhetsavstånd på 10 cm mellan främre och bakre delarna samt vänster och höger sida när instrumentet är i drift

Säkerhetsföreskrifter

- Det är strikt förbjudet att koppla ur strömkontakten och växla strömbrytaren när händerna är smutsiga av vätska!
- Det är strikt förbjudet att dra ut strömsladden när instrumentet är påslaget!
- Det är strikt förbjudet att underhålla och rengöra instrumentet när det är påslaget!
- Det är strikt förbjudet att installera instrumentet på en ojämn, svajig och rörlig arbetsyta!

Leveranslista

- Huvudenhet
- Strömkabel
- Användarmanual

