

LabField

067970 Centrifuge, hæmatokrit og PCR, 12.000 rpm



Brugervejledning


I: Produktbeskrivelse

Labfield højhastigheds mini-centrifuge anvender internationale avancerede designkoncepter og fremstillingsteknologi, med et glat og æstetisk udseende, kompakt og robust konstruktion, høj alsidighed og enkel betjening, og er et uundværligt instrument til videnskabelige eksperimenter. Mini-centrifugen anvendes hovedsageligt til at adskille faste partikler fra væske i suspension. Eller til at adskille to væsker med forskellige densiteter i en emulsion, den kan også anvendes til at fjerne væske fra fugtige faste stoffer.

II: Produktoversigt



III: Produktintroduktion

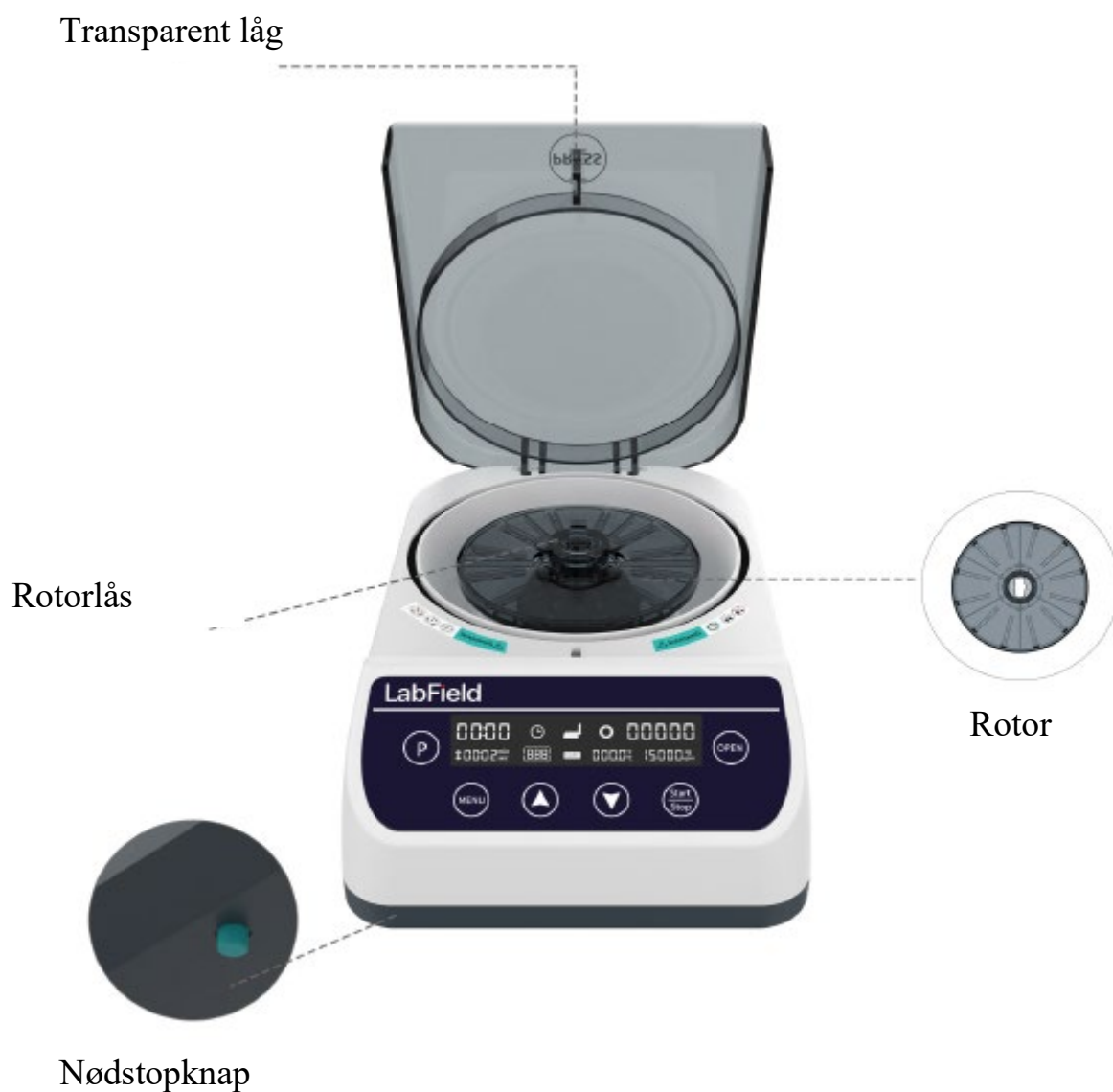

Nødafbryder

IV: Produktdata

Styringsmetode	PWM elektronisk hastighedsregulering
LCD-Skærm	JA
Maks. RCF	9660xg
Maks. RPM	12000 rpm + 5%
Rotorkapacitet	40 mm kapillærrør * 12
Accelerationstid/bremsetid	{<} 12 s / {<} 15 s
Støj ved maksimal hastighed	≤56 dB(A)
Indgangseffekt	45W
Spænding/indgangsspænding	AC 100-240 V / DC 24 V
Tilladt omgivelsestemperatur og luftfugtighed	5~40°C, 80%RH
Produktstørrelse (MM)	270* 180* 105
Emballagestørrelse (MM)	357* 217* 137

V: Korrekt brug

Anvendelse

- Anvendes hovedsageligt til at adskille faste partikler i suspension fra væske.

Brug

- Anvendes bredt i eksperimenter ved forskellige universiteter, inden for miljøbeskyttelse, sundhed, epidemiforebyggelse, kemisk industri, vandforsyning, medicinsk behandling og andre enheder.

Brugsanvisning

- Tænd for kontakten
- Tryk på OPEN-knappen for at tænde og indsætte prøven
- Tryk på MENU-knappen for at justere tid, hastighed og sikkerhedstemperatur
- Tryk på START/STOP-knappen for at starte/stoppe
- Tryk på P-knappen for at gemme flere sæt tilstande og hente en tilstand til drift
- Tryk længe på P-knappen for gradienttilstand

Instrumentets anvendelsesmiljø

- Indendørs brug
- Højde: $\leq 2000\text{m}$
- Instrumentets driftstemperaturområde er $+5\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Instrumentets tilladte fugtighedsområde er $\leq 80\%$
- Der må ikke være vibrationer eller luftstrømme omkring instrumentet, som påvirker ydeevnen
- Der må ikke være ledende støv, eksplosive gasser eller korrosive gasser i den omgivende luft
- Oprethold en sikkerhedsafstand på 10cm foran og bag instrumentet under drift

Sikkerhedsforanstaltninger

- Det er strengt forbudt at tilslutte eller frakoble strømstikket og betjene tænd/sluk-knappen med våde hænder!
- Det er strengt forbudt at afbryde strømstikket, mens instrumentet er spændingsførende!
- Det er strengt forbudt at vedligeholde og rengøre instrumentet, mens det er tændt!
- Det er strengt forbudt at installere instrumentet på en ujævn, ustabil eller vibrerende arbejdsflade!

Leveringsliste

- Mini-centrifuge
- Rotor
- Adapter
- Strømkabel
- Brugervejledning

