

Vagn för tryckflaskor nr 0750.10



Vagn med plats för 3 st 2-liters tryckflaskor och 1 st 6-kg tryckflaska.

Vagnen är tillverkad av Ø 32 mm stålrör, 2 mm stålplåt och är epoxilackerad.

Utrustad med 4 kullagrade hjul Ø 75 mm, varav 2 med låsbar broms.

Utskäring för tryckflaskor med förstärkning i rostfritt stål och nyckelhållare för reduktionsventil.


Vagnen är dimensionerad så att cylindrar inklusive reduktionsventiler är skyddade vid en eventuell kollision.

Före montering och användning av tryckcylindrar ska de 2 låsningsbromsarna aktiveras så att vagnen står stabilt.

Placera tryckflaskorna enligt bilden och se till att flaskorna också går i ingrepp med den nedre utskärningen i tryckflaskvagnen.

Mått: H: 79 x B: 48 x D: 46 cm.

Installation av reduktionsventiler

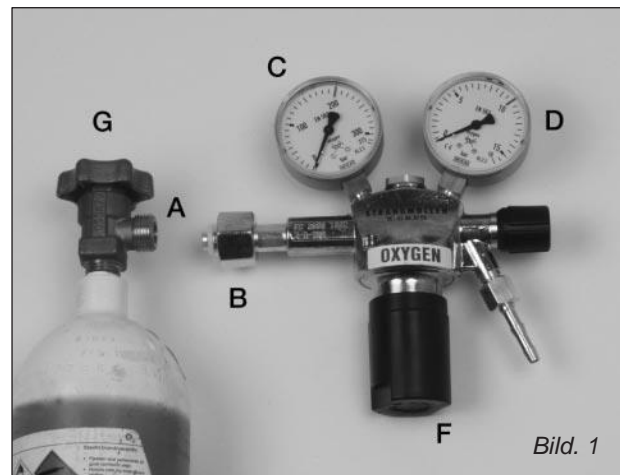

- 1) Ta bort tätningstejpen och locket och kontrollera att det inte finns olja, fett eller annan smuts i ventilanslutningen.

Lossa flaskventilen (G) något så att du precis kan höra den blåsa - stäng den omedelbart igen. Placera reduceraren (fig. 1) mot flaskventilens öppning (A) och dra åt omkopplaren (B) med ett fast grepp (skiftnyckel) så att den är helt åtdragen.

- 2) Reduktionsventilen måste vara stängd. Reglerskruven (F) måste vridas så långt åt vänster att den är helt lös.
- 3) Öppna flaskventilen (G) långsamt. Innehållsmätaren (C) visar nu flasktrycket. Stå inte direkt framför ventilen när du öppnar flaskventilen.
- 4) Vrid nu reglerskruven (F) medurs tills manometern (D) visar önskat utloppstryck.
- 5) Hantera alltid tryckflaskor och utrustning varsamt. Blås aldrig innehållet mot personer eller föremål.
- 6) Innan du tar bort reduktionsventilen (fig. 1), stäng flaskventilen (G) och kontrollera att innehållsmätaren (C) visar 0 bar innan du lossar omkopplaren (B). Smörj aldrig flaskventilen, reduktionsventilen och verktygen, utan håll dem fria från olja och fett.



Rätt till klagomål

Garantitiden är två år från fakturadatum. Garantin täcker material- och tillverkningsfel.

Garantin omfattar inte utrustning som har behandlats illa, underhållits dåligt eller monterats felaktigt, och utrustning som inte har reparerats i vår verkstad omfattas inte av garantin.

Retur av defekt utrustning för garantireparation sker på kundens bekostnad och risk och kan endast ske efter överenskommelse med Frederiksen. Om inte annat avtalats med Frederiksen måste fraktbeloppet betalas i förväg. Utrustningen måste packas på ett säkert sätt. Eventuella skador på utrustningen som orsakas av transporten täcks inte av garantin. Frederiksen betalar för återsändande av utrustningen efter garantireparationer.

A/S Søren Frederiksen, Ølgod, Danmark

Denna bruksanvisning får kopieras för internt bruk på den adress där enheten köptes. Manualen kan också laddas ner från vår webbplats