

Vejledning til Kern vægte i serien 440

03.01.11

Aa-1029.10-.30-.50



Vejledning til Kern vægte i serien 440

1029.10 Kern 440-45N, 1000 g / 0,1 g

1029.30 Kern 440-47N, 2000 g / 0,1 g

1029.50 Kern 440-33N, 200 g / 0,01 g

Udpakning:

Vægt, vejeplade, netadapter, justerlod samt vejledning.

Opstilling af vægt:

Vægten anbringes på et stabilt vandret underlag.

Veyepladen anbringes i vægtens 4 modtagehuller.

Netadapteren tilsluttes. 9 V blokbatteri kan også benyttes.

Vejning:

Tænd vægten ved tryk på ON/OFF. Displayet viser "88888" i ca. 3 sekunder, derefter "0". Nu er vægten klar til brug.

Hvis vægtangivelsen afviger fra "0" trykkes på TARE.

Emnet der ønskes vejet lægges på vejepladen, når vejeresultatet er stabilt ses en lille trekant til højre på displayet.

Hvis genstanden der vejes er tungere end vejeområdet tillader, står der "Error" på displayet – samtidig lyder der en tone.

Tarering:

Tænd vægten ved tryk på ON/OFF og afvent "0" indikering. Placer vejeskålen på vejepladen og tryk på TARE. Vægten går igen på "0". Vægten på vejeskålen er nu gemt i den interne hukommelse. Hvis der trykkes på TARE efter endt vejning går vægten igen på "0" og en ny afvejning kan foretages, dette kan gøres gentagne gange hvis man f.eks. ønsker at afveje forskellige stoffer i samme vejeskål. Fjernes vejeskålen vil den totale stofmængde vises med minus foran.

Styktælling:

Optælling af ens små enheder: elektronikkomponenter, skruer, søm osv.

Tryk kort på MODE/CAL og referenceantallet 5 vises. Ved gentagne tryk på MODE/CAL vil tallet skifte til 10, 25 og 50. Det antal enheder displayet angiver lægges på vejepladen og godkendes ved tryk på SET/M.

Vægten er nu i tællefunktionen og angiver det antal emner der lægges på vejepladen.

Ved at trykke på MODE/CAL går vægten tilbage til vejefunktion og viser vægten af de talte enheder.

Jo større antal enheder der bruges som reference des nøjagtigere bliver tællingen.

Hvis emnerne er for lette i forhold til vægtens nøjagtighed kommer fejlmeldingen "Er 1".

Ved tryk på MODE/CAL bringes vægten tilbage i vejetilstand.

Kalibrering:

Tænd vægten ved tryk på ON/OFF – det anbefales at lade vægten være tændt i 5 minutter.

Herefter: Tryk og hold MODE/CAL tasten nede, efter en tone holdes tasten stadig nede hvorefter "CAL" vises et kort øjeblik, herefter blinker størrelsen af det nødvendige justerlod. Loddet anbringes midt på vejpladen. Bekræft ved at trykke på SET/M. Efter kort tid vises "CAL F" og herefter går vægten automatisk tilbage i vejtilstand og viser vægten af justerloddet.

Hvis fejlmeldingen "CAL E" vises er kalibreringen ikke lykkedes. Er der brugt det rigtige justerlod? Prøv at gentage kalibreringen.

Reklamationsret

*Der er to års reklamationsret, regnet fra fakturadato.
Reklamationsretten dækker materiale- og produktionsfejl.*

Reklamationsretten dækker ikke udstyr, der er blevet mishandlet, dårligt vedligeholdt eller fejlmonteret, ligesom udstyr, der ikke er repareret på vort værksted, ikke dækkes af garantien.

Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for kundens regning og risiko og kan kun foretages efter aftale med Frederiksen. Med mindre andet er aftalt med Frederiksen, skal fragtbeløbet forudbetales. Udstyret skal emballeres forsvarligt. Enhver skade på udstyret, der skyldes forsendelsen, dækkes ikke af garantien. Frederiksen betaler for returnering af udstyret efter garantireparationer.

© A/S Søren Frederiksen, Ølgod

Denne brugsvejledning må kopieres til intern brug på den adresse hvortil det tilhørende apparat er købt. Vejledningen kan også hentes på vores hjemmeside.