

## Brugsvejledning til kraftmålere nr. 1036.10-60

20.05.05

AA 1036.xx





### Kraftmålere/fjedervægte:

Denne serie på 6 farvekodede kraftmålere er særdeles velegnede til natur & teknik.

Kraftmålerne er monteret i et gennemsigtigt acrylhus eller rør, så man tydeligt kan se, hvordan de virker.

De er forsynet med skala i både gram og Newton. Man kan med andre ord vente med eller helt undgå at skulle indføre en ny enhed Newton, og dermed undgå den forvirring det uvilkårligt vil fremkalde.

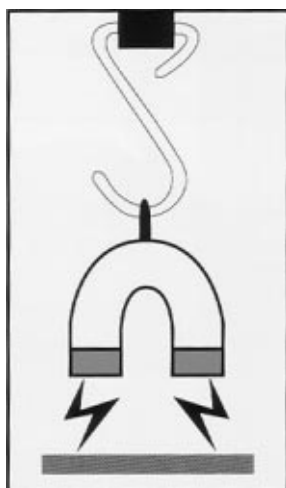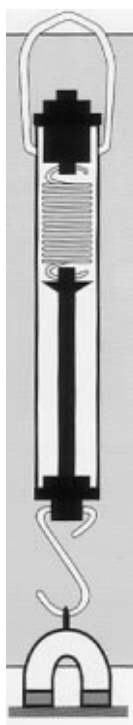

### Hvor kraftig er en magnet?

Fastgør en magnet (f.eks. u-magneten nr. 4565.02) til kraftmåleren med tape eller ståltråd. Fastgør en metalplade til bordet med lidt tape, sæt magneten fast på pladen.

Træk stille og roligt opad med kraftmåleren (kraftmåler nr. 1037.30 på 10 Newton vil være et passende valg til magneten nr. 4565.02), imens man holder øje med skalaen. Aflæs på skalaen hvornår magneten slipper metalpladen. Den aflæste værdi giver et letforståeligt mål for, hvor kraftig magneten er.

