



Satsen består av följande:

- 1 rör av kartong
- 1 bit glimmerpapper
- 3 speglar
- 1 glaskula
- 2 plaständar



Limma först fast glitterpapperet på utsidan av pappröret. För sedan in glaskulan i röret och fäst plaständan med det stora hålet i änden av röret.



Ta bort skyddsfilmerna från de tre speglarna.



Placera de tre speglarna mot rörets innervägg med spegelytan i linje med rörets mitt.



Placera nu den sista plaständen på rörets öppna ände.



Du är nu redo att använda teleidoskopet.

Rätt till klagomål

Garantitiden är två år från fakturadatum. Rätten till reklamation omfattar material och tillverkningsfel.

Garantin omfattar inte utrustning som har behandlats illa, underhållits dåligt eller monterats felaktigt, och utrustning som inte har reparerats i vår verkstad omfattas inte av garantin.

Retur av defekt utrustning för garantireparation sker på kundens bekostnad och risk och kan endast ske efter överenskommelse med Frederiksen. Om inte annat avtalats med Frederiksen måste fraktkostnaden betalas i förväg. Utrustningen måste förpackas på ett säkert sätt.

Eventuella skador på utrustningen som orsakats av transporten täcks inte av garantin. Frederiksen betalar för återsändandet av utrustningen efter garantireparationer.

A/S Søren Frederiksen, Ølgod, Danmark