



## Brugsvejledning til: Saltmåler 545916

### 1. Samling af saltmåleren:

Efter at vægtfyldemåleren af glas er anbragt inde i plastrøret, sættes sugebolden på den ende af røret, som vægtfyldemålerens skala peger imod. Sugestudsens sættes på den anden ende. Saltmåleren er nu klar til brug.

### 2. Prøvetagning:

Stik sugestudsens under vandets overflade, tryk på bolden og sug vand op, indtil vægtfyldemåleren inde i røret flyder frit.

Hold saltmåleren lodret og aflæs skalaen på det sted, hvor vandspejlet inde i røret står ud for skalaen.

### 3. Aflæsning af skalaen:

Eksempler:

1.010 = 10g / ltr.

1.015 = 15g / ltr.

1.040 = 40g / ltr.

### 4. Bemærk venligst:

Denne saltmåler er afstemt ved 15 °C. Den har en god præcision indenfor 15 °C +/- 3 °C.

Derefter aftager præcisionen i takt med den ændring af vægtfylden, som finder sted ved større temperaturudsving