



Bruksanvisning för: Saltmätare 545916

1. Montering av saltmätaren:

När glasvolymetern har placerats i plaströret placerar du sugkulan på den ände av röret som volymeterns skala pekar mot. Placera sugmunstycket i den andra änden. Saltmätaren är nu klar för användning.

2. Provtagning:

För in sugmunstycket under vattenytan, tryck på kulan och sug upp vatten tills densitetsmätaren i röret flyter fritt.

Håll saltmätaren vertikalt och läs av skalan vid den punkt där vattennivån i röret ligger intill skalan.

3. Läs av skalan:

Exempel på detta:

1,010 = 10 g / liter.

1,015 = 15 g / liter.

1,040 = 40 g / liter.

4. Vänligen notera:

Denna saltmätare är kalibrerad vid 15 °C. Den har en god noggrannhet inom 15°C +/- 3°C.

Därefter minskar noggrannheten med den densitetsförändring som uppstår vid större temperaturfluktuationer