

KOM GODT I GANG

med montering af smartphoneadapter på stereolup

Smartphoneadapter (565606) monteres i stedet for okulalet stereoluppen. Den medfølgende adapter-ring skal bruges ved montering på stereoluppen (skal ikke bruges ved et mikroskop).

Montering

1. Tag okulalet ud. Trækkes ud, ikke skrues. På nogle modeller sidder der en meget lille skue, der holder okulalet på plads - den skal evt. løsnes.
2. Sæt adapter-ring på holderen.
3. Sæt det samlede adapter-ring og holder ned hvor okulalet var.
4. Nu skal du sætte din telefon i holderen og du er klar til at tage billeder.

**Afmontering**

1. Tag okulalet ud.
2. Sæt det samlede adapter-ring og holder ned hvor okulalet var.
3. Husk når kameraet skal fjernes at få adapter-ring med ellers er der ikke plads til okulalet.

