



## Vattenprovtagare

### Tillämpning

Eftersom vattenprovtagaren arbetar enligt flödesprincipen måste följande iakttas vid användning:

1. Stäng båda kranarna.
2. Låt vattensamlaren sjunka av sin egen tyngd vertikalt ner till önskat provtagningsdjup. Kasta aldrig ut vattensamlaren eftersom den då kan skadas.
3. För att säkerställa att det endast finns vatten från provtagningsdjupet i vattenprovtagaren, höjs denna 3-5 gånger ca. 50 cm och sänks snabbt ner till provtagningsdjupet igen, varefter vattenprovtagaren dras upp.
4. Vid tömning ska luftskruven - den runda mässingsskruven på cylinderns ovansida - öppnas först.
5. Om det inte redan är gjort: Montera avloppsslangen på den nedre kranen.
6. Håll slangens fria ände 1-3 mm ovanför botten på den behållare som ska användas för analysen.
7. Öppna avtappningskranen (längst ner på cylindern).
8. För syreanalys, låt vattenprovet fylla provbehållaren underifrån och låt 1-2 gånger provbehållarens volym flyta över. På så sätt säkerställs att den del av vattenprovet som blandats med luft under tömningen genom slangen drivs ut ur provhållaren.

OBS: En provbehållare på 250 - 300 ml är bäst lämpad för vattenprovtagaren.



## Förvaring

Vattenprovtagaren ska förvaras horisontellt eller vändas upp och ner. På så sätt kan den torka helt och packningarna belastas inte. Undvik att låta vattenprovtagaren ligga i direkt solljus under längre perioder. Det kan bli mycket varmt inne i behållaren och det finns risk för att de svarta gummipackningarna skadas.

## Rengöring

Vattenprovtagaren rengörs genom att botten vänds upp och ner och sköljs med vatten.

## Rätt till klagomål

*Garantitiden är två år från fakturadatum. Garantin täcker material- och tillverkningsfel.*

*Garantin omfattar inte utrustning som har behandlats illa, underhållits dåligt eller monterats felaktigt, och utrustning som inte har reparerats i vår verkstad omfattas inte av garantin.*

*Retur av defekt utrustning för garantireparation sker på kundens bekostnad och risk och kan endast ske efter överenskommelse med Frederiksen. Om inte annat avtalats med Frederiksen måste fraktkostnaden betalas i förväg.*

*Utrustningen måste packas på ett säkert sätt. Eventuella skador på utrustningen som orsakas av transporten täcks inte av garantin. Frederiksen betalar för återsändande av utrustningen efter garantireparationer.*

Frederiksen Scientific A/S

Denna bruksanvisning får kopieras för internt bruk på den adress där enheten köptes. Manualen kan också laddas ner från vår webbplats