

INSEKTSUGER NR. 767541

Insektsugeren er beregnet til indsamling af små insekter, som ville blive beskadiget hvis de blev indsamlet på anden måde end ved opsugning.

Indsamling af insekter kan ske fuldstændig risikofrit, da alle dele er fremstillet af plast. Beholderen består af en cylinderformet beholder fremstillet i klart plast i en kraftig kvalitet. Plastbeholderen er forsynet med et lufttæt låg, hvori der er monteret 2 slanger af klart plast. En lille filteranordning er indsat i låget ved slange (A), således at man undgår at sluge småkravlet.

Fremgangsmåde:

Tag den korte slange (A) i munden og sug.

Åbningen af den anden slange (B) holdes tæt henover det lille insekt. Pas på ikke at mase insektet.

Undgå også at trykke eller klemme på slangerne.

Det indfangede insekt kan betragtes enten direkte gennemplastbeholderen, eller man kan forsigtigt hælde det over i en beholderlup.

