

INSEKTSFÅNGARE NR 767541

Insektsutsuget är avsett för insamling av små insekter som skulle skadas om de samlades in på något annat sätt än genom sugning.

Insamling av insekter kan göras helt riskfritt eftersom alla delar är tillverkade av plast. Behållaren består av en cylindrisk behållare tillverkad av högkvalitativ genomskinlig plast. Plastbehållaren är försedd med ett lufttätt lock med 2 genomskinliga plastslangar monterade inuti. En liten filteranordning är införd i locket vid slangen (A) för att undvika att svälja skräpet.

Hur man går vidare:

För in den korta slangen (A) i munnen och sug.

Håll öppningen på det andra röret (B) tätt över den lilla insekten. Var försiktig så att du inte mosar insekten.

Undvik också att trycka eller klämma på slangarna.

Den fångade insekten kan ses antingen direkt genom plastbehållaren eller så kan du försiktigt hålla den i en behållarlucka.

