

## Vejledning for flaskehave, 6 liter

08.02.11

Aa 7895.10



### Udstyret består af følgende dele:

- Plastakvarium, dimension 27x17x16 cm
- Låg med 3 huller og tilhørende propper

En pakke clips til at gøre låget fast med.

### Nødvendigt tilbehør:

Planter efter ønske.

### Anbefalet tilbehør:

O<sub>2</sub> sensor PS-2126.

CO<sub>2</sub> sensor PS-2110.

Eventuelt andre sensorer som f.eks

- Temperatursensor f.eks. PS-2125 eller trådføler
- Lyssensor PS-2177
- Fugtighedssensor f.eks. PS-2124

Interface et antal USB-link PS-2100 svarende til antal sensorer, alternativt Xplorer GLX PS-2002 eller SPARK PS-2008.

Dyr og planter efter ønske.

### Betjeningsvejledning:

Planter anbringes i akvariet

Låget lægges på og fastgøres med clips.

Sensorerne anbringes i hullerne i låget og tilsluttes interfacet.

Den ønskede dataopsamling udføres.

Hent yderligere vejledning til forsøgsopsamlingen med Pasco dataopsamling på [www.frederiksen.eu](http://www.frederiksen.eu) under inspiration, eksperimenter og biologi.

### Reklamationsret

*Der er to års reklamationsret, regnet fra fakturadato.*

*Reklamationsretten dækker materiale- og produktionsfejl.*

*Reklamationsretten dækker ikke udstyr, der er blevet mishandlet, dårligt vedligeholdt eller fejlmonteret, ligesom udstyr, der ikke er repareret på vort værksted, ikke dækkes af garantien.*

*Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for kundens regning og risiko og kan kun foretages efter aftale med Frederiksen. Med mindre andet er aftalt med Frederiksen, skal fragtbeløbet forudbetales. Udstyret skal emballeres forsvarligt. Enhver skade på udstyret, der skyldes forsendelsen, dækkes ikke af garantien. Frederiksen betaler for returnering af udstyret efter garantireparationer.*

© A/S Søren Frederiksen, Ølgod

*Denne brugsvejledning må kopieres til intern brug på den adresse hvortil det tilhørende apparat er købt. Vejledningen kan også hentes på vores hjemmeside.*