

## 855375 Hudkrem

Oppskrift etter Brandt Na, Aschehoug

Pakken inneholder kjemikalier og plastbokser for tillaging av ca 50 «porsjoner» hudkrem. Alle kjemikalier kan bestilles enkeltvis.

Pakken inneholder:

888700-2 Trietanolamin 200 ml

876500-3 Parafinolje 500 ml

876400-2 Fast parafin 250 g

884400-2 Oktadekanol (stearin) 250 g

884200-2 Oktadekansyre (stearinsyre) 250 g

832100-4 Glycerol (1,2,3-propantriol) 1000 ml

876901 Rosenolje 30 ml

053250 Plastbokser 50 stk

I tillegg behøves: Vannbad, rørestav, vekt, termometer, spatel/skje

1. I begerglass 250 ml Oljefase  
20 g flytende parafin (parafinolje), 2,5 g fast parafin, 2,5 g oktadekanol (stearin) og 5 g oktadekansyre (stearinsyre).
2. I begerglass 250 ml Vannfase  
2,5 g trietanolamin, 5 g glycerol, 45 ml vann.

Varm begge begerglassene i vannbad til 70 grader. Hell oljefasen langsomt over i vannfasen under kraftig røring. Fortsett røring inntil kremen har fått romtemperatur. Tilsett rosenolje (annen eterisk olje kan benyttes etter eget ønske). Fyll over i plastboksene.

Dersom kremen skal oppbevares over lengre tid kan en røre inn en spatelspiss benzosyre for konservering.